

Bartscher IK 35 dpS Induktionskochplatte

Induktionskochstelle mit 2 Platten



Bereich	Biolab
Standort	11.U.003
Zugangsampel	☐ gelb
Betriebsanweisung	Link zur Datei (Blaue Karte)
Original Bedienungsanleitung	Link zur Datei
Unterweisung	Link zur Unterweisung
Buchung	Link zur Buchung (optional)

Induktionsplatte zum erwärmen von natürlichen Stoffen und Bindemitteln für den Einsatz im Biolab.

Es dürfen nur Stoffe erwärmt werden die im Zusammenhang mit Lebensmittelähnlichen Bereichen stehen.

Gefahrstoffe die Ausdämpfen oder ähnliches

Einstellung der Leistungsstufe

Drücken Sie die Taste < > .

Die voreingestellte Leistungsstufe „5“ wird angezeigt und das Gerät schaltet ein.

Mit den Wahlstasten oder können Sie die Einstellung jederzeit im Bereich

1 – 10 ändern. Die gewählte Leistungsstufe erscheint in der Digitalanzeige für das jeweilige Kochfeld.

Leistungsstufen und die entsprechende Leistung für das jeweilige Kochfeld

Linkes Kochfeld (500-2000 W)		Rechtes Kochfeld (600-1500 W)	
1	500 W getaktet	1	600 W getaktet
2	800 W	2	700 W getaktet
3	1000 W	3	800 W getaktet
4	1200 W	4	900 W getaktet
5	1400 W	5	1000 W
6	1550 W	6	1100 W
7	1600 W	7	1200 W
8	1800 W	8	1300 W
9	1900 W	9	1400 W
10	2000 W	10	1500 W

Einstellung der Temperaturstufe

Möchten Sie nicht mit den Leistungsstufen arbeiten, können Sie durch Drücken der Taste <> in den Temperaturmodus wechseln.

Die voreingestellte Temperatur „**120°C**“ wird angezeigt und das Gerät schaltet ein.

(Temperaturstufen: **60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 und 240 °C**).

Mit den Wahltasten oder können Sie die Einstellung jederzeit im Bereich

60 - 240°C in 20°C Intervallen ändern. In der Digitalanzeige wird die gewählte Temperatur angezeigt.

Das Gerät heizt das Kochgut auf und hält anschließend die eingestellte Temperatur konstant. Die Leistungsregelung erfolgt dabei automatisch.

Zeiteinstellung

Nach der Anwahl der Betriebsart (Leistungsstufe **oder** Temperaturstufe) betätigen Sie die Taste . In der Digitalanzeige erscheint die Ziffer „**0**“ und die Kontrolllampe für Zeit über der Taste leuchtet auf.

Mit den Wahltasten oder können Sie nun die Betriebsdauer in **5-Minuten-**

Intervallen (bis maximal 180 Minuten) wählen. Die Dauer wird in Minutenschritten herunter gezählt, wobei die Digitalanzeige nach einigen Sekunden zur vorherigen Anzeige zurückspringt. Wenn Sie die verbliebene Zeit erfahren möchten, drücken sie erneut die Taste und diese wird dann in der Digitalanzeige erscheinen.

Ist die Zeit abgelaufen, ertönt ein akustisches Signal und das Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus.

Guides

- Verlinkung von Guides

Revision #2

Created 2026-08-26 14:35:04 UTC by Eva Sängner

Updated 2026-08-26 14:54:07 UTC by Eva Sängner